

## HEPES-BSA 溶液(HACM 溶液,含钙镁)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES-BSA 溶液(HACM 溶液,含钙镁)	JLC3113	100ml	180	-20℃

**操作步骤:**

剪取组织并消化。洁净细胞筛过滤，收取滤液，4℃ 400g 离心 10min，吸去上清。用 HEPES-BSA 溶液重悬沉淀细胞，4℃ 保存。按要求进行下游实验。

**注意事项:**

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。4℃ 储存有效期为 2 个月。